

衛生検査用
拭き取り検査キット

Pro-media

SWAB TEST

(特許取得済)

拭き取り検査キットの基本型

希釈液の種類

PBS

Phosphate Buffered Saline
りん酸緩衝生理食塩水

BPW

Buffered Peptone Water
緩衝ペプトン水

MRD

Maximum Recovery Diluent
0.1% ペプトン加生理食塩水

SWAB TESTは進化し続けます



拭き取り検査キットは、
HACCP International
認証を取得しました
(アジア・オーストラリア地域)

HACCP International社は、食品産業で使用される製品や設備に対し、HACCPによる衛生管理手法に基づく食品安全に適合していることを認証する機関です。

All in One

拭き取りに必要な器材が
1本の容器で滅菌済み
キャップと一体化の綿棒で
拭き取り作業を即開始

ピペット不要

検体を直接シャーレや
試験管に滴下
二重構造のキャップ
ピペット使用も可能

延長ツール

延長ツールを接続して
届きにくい箇所の
拭き取りもできます

試験管不要

容器のままでも培養可能
ST-SSPと併用

現場から開始

簡易培地を用意して
現場から培養開始可能
塗抹も可能

総発売元

株式会社 **エルメックス**

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-2

TEL:03-5229-7911 FAX:03-5261-4130

URL://www.elmex.co.jp e-mail:sales@elmex.co.jp

使用方法



綿球を絞る

容器の外側から指で押し余剰の液を絞り落とす



拭き取る

検査箇所(約100cm²)を拭き取る



混釈する

拭き取った綿棒を容器に戻し、水平方向に振って検査に供する

定量検査の例(分注機能を用いて検体滴下)



開栓

指でリドを開ける



検体滴下

培地に直接滴下して培養する
 培養時間等は使用する培地の取扱説明に従ってください

拭き取り判定基準……

コロニー発生数/ 100cm ² (10×10cm)	0~30	30~100	100以上
汚染程度	軽度	中程度	強度
措置・対策	—	—	再洗浄・殺菌


〔改訂 自主衛生検査マニュアルの活用〕
 (一般財団法人東京顕微鏡院発行)
 より抜粋

定性検査の例(容器を用いて培養)



培地注入

試料原液を一般生菌検査などに使用した後、容器に5mL 残して余剰分を廃棄する
 リドを開けて、定性検査用培地“ST-SSP”を注入して培養する

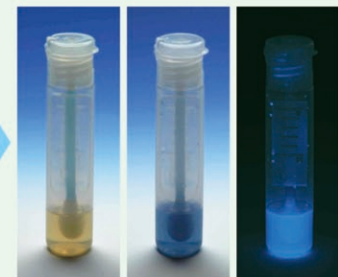

陰性 大腸菌群陽性 E.coli陽性
 (36±1℃24時間培養後)

判定

24時間培養
 青色:大腸菌群陽性 蛍光:E.coli陽性

秤量線

ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。1滴は約50μL

綿軸

拭き取り中に落下した場合でも見つけやすい青色。Φ4mmの剛性強化綿軸でしっかり拭き取ることができます。

延長ツール

届きにくい箇所の拭き取りには延長ツールをご利用ください


キャップにスティックを差し込み、拭き取り検査キットのキャップに取り付けてご使用ください。スティックは数本接続できます。



キャップ

スティック

コードNo.	商品名	入数	サイズ	材質
SE-4	延長ツール	4式 (キャップ 4個 スティック4本)	スティック1本時 L:155mm スティック2本時 L:280mm スティック3本時 L:405mm	ABS樹脂

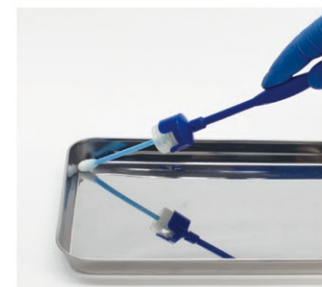

コードNo.	内容液	液量	入数	綿棒	滅菌	綿材質	軸素材	キャップ素材	ボトル素材
ST-25PBS	りん酸緩衝生理食塩水	10mL	400本	長さ:95mm	γ線	レーヨン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリエチレン
ST25-100	Phosphate Buffered Saline		100本						
ST-25BPW	緩衝ペプトン水		400本						
ST25BPW-100	Buffered Peptone Water		100本						
ST-25MRD	0.1%ペプトン加生理食塩水		400本						
ST25MRD-100	Maximum Recovery Diluent		100本						

◆品質向上のため、仕様および価格は予告なく変更する場合があります。◆本品は環境検査用(拭き取り)キットです。用途以外ではお使いにならないでください。
 ◆廃棄する場合は、各自自治体の指示に従ってください。◆培地を入れて培養した容器は、必ず滅菌してから廃棄して下さい。

総発売元

株式会社 **エルメックス**

〒162-0842東京都新宿区市谷砂土原町2-2

TEL:03-5229-7911 FAX:03-5261-4130

URL://www.elmex.co.jp e-mail:sales@elmex.co.jp