



試料原液作成用

自動秤量分注装置 Pro-media DT cube

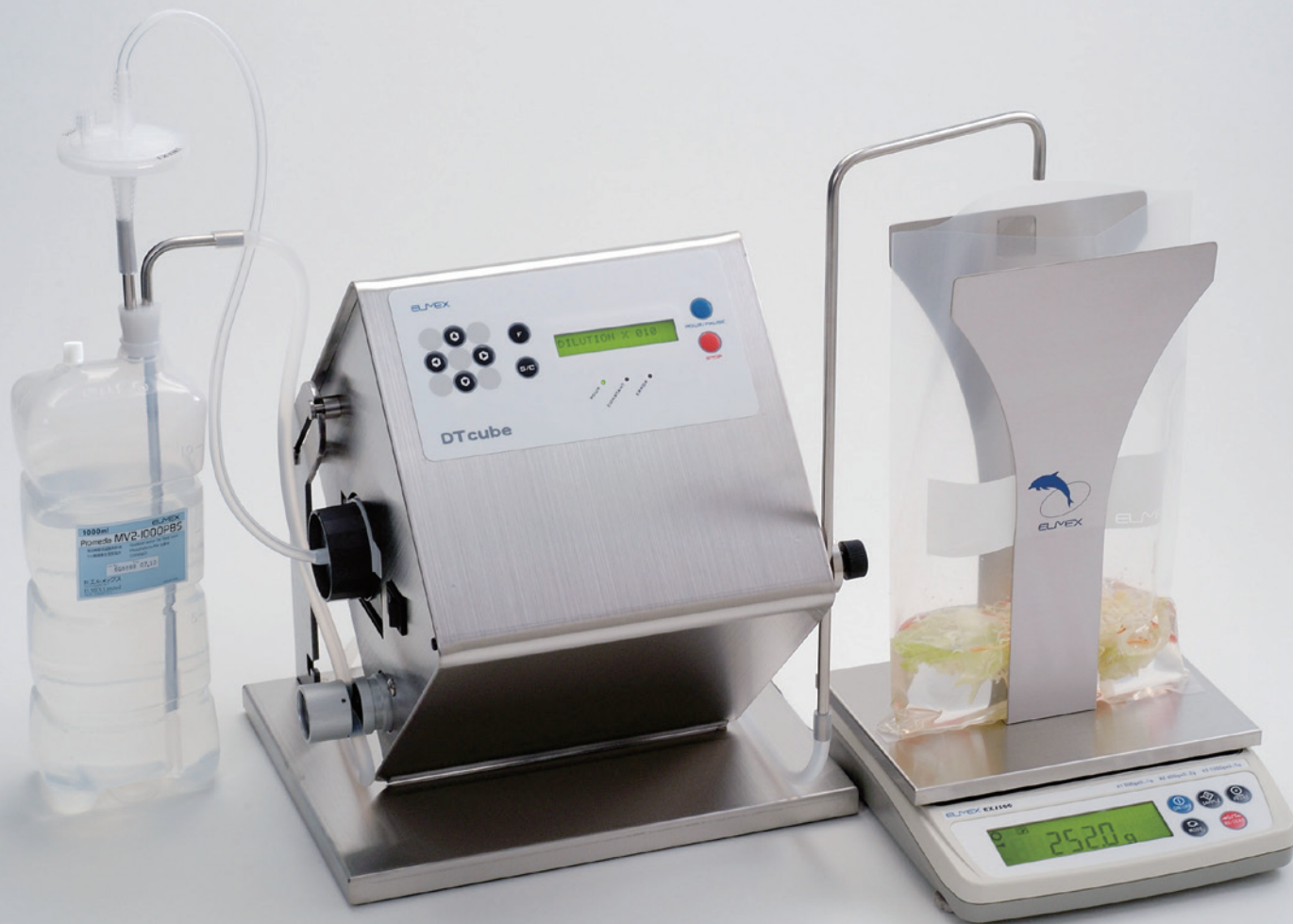

ノズルを右に取り付けた例

- ◆ 検体をセットすれば自動的に希釈液を注入
- ◆ 試料の秤量時間短縮
- ◆ 希釈液の小分け作業不要
- ◆ ディスポ希釈液使用で簡単分注

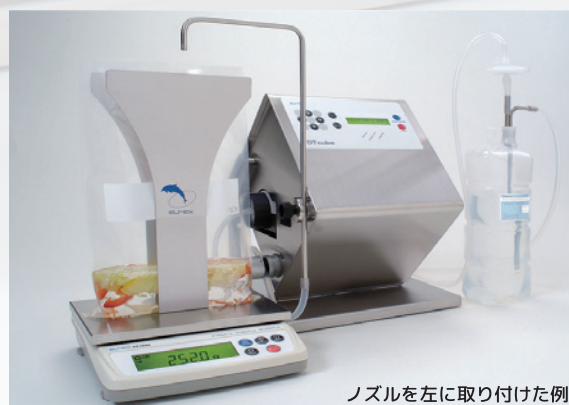

ノズルを左に取り付けた例

総発売元

株式会社 **エルメックス**

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-2

TEL:03-5229-7911 FAX:03-5261-4130

URL: www.elmex.co.jp e-mail: sales@elmex.co.jp

類稀なるコンパクト設計

立方体の超小型サイズで超軽量。清掃や検査室のレイアウトに変更の際の移動が簡単。
 分注ノズルは検査室のレイアウトに合わせて右にも左にも設置が可能。
 フットスイッチ(オプション)と組み合わせて、クリーンベンチ内使用も可能。

空気圧送方式を採用

分注速度が2割アップ(当社比)。
 滑らかに静かな分注音。分注後はピタッと静止し、「後ダレ」がありません。

希釈液はディスポーザブルも自家製も使用可能

ディスポーザブル：滅菌希釈液 MV2-1000はラボの省力化や、急な検体に威力を発揮をします。
 自家製希釈液：滅菌ボトルSB4000Cを接続して自家製希釈液や、液体培地も使用できます。

2種類の分注モード

自動希釈：検体に対し自動的に10倍の希釈液が分注されるので、検体重量を気にすることなく、
 秤量・分注作業が行えます。
 定量分注：検体の重量にかかわらず任意の希釈液が分注できます。

データ出力(オプション)が可能

専用のプリンタで随時印字。

フットスイッチ(オプション)で操作が簡単

商品名	自動秤量分注装置 Pro・media DT cube	
コードNo.	DT-3	
試料重量	0.5 ~ 1,000 g / 希釈倍率	
分注量	5 ~ 1,000mL	
注入精度	±0.8g	
注入速度	7sec (90mL注入時)	
希釈倍率	2 ~ 999 倍	
天秤秤量	0.1 ~ 1,500g	
比重設定	0.7 ~ 1.4	
電源	AC100V 50/60Hz 30W	
重量	7.5kg	
寸法	W320×D280×H270mm (本体のみ)	
付属品	分注ノズル	×1本
	シリコンチューブ	×2本
	電子天秤	×1台
	DT cubeスタンド(SUS)	×1台
	MV2-1000用送液ユニット	×1式



Dual 機能 (オプション)

- ✓ 2種類の液(希釈液・培地)を交互に分注
- ✓ 2組の希釈液を高速分注
- ✓ 既に導入しているDTcubeにもDual加工可能



滅菌希釈液
MV2-1000PBS



滅菌希釈液
MV-5000PBS



滅菌ボトル
SB4000C

<オプション>

品名	コードNo.	仕様	容量
データ出力用プリンタ	PA063	サーマルプリンタ(BL2-58)、RS232Cケーブル(リバースタイプ)、ACアダプタ、感熱紙1巻	1式
フットスイッチ	PA037		1式
滅菌ボトル	SB4000C	ボトル容量：4リットル、注入/抽出用キャップ、ディスクフィルタ、シリコンチューブ(ノズル、送液チューブを接続して、まるごと滅菌可能)	1式
滅菌希釈液	MV2-1000PBS	りん酸緩衝生理食塩水 1リットル×10本	1ケース
	MV-5000PBS	りん酸緩衝生理食塩水 5リットル×2本	1ケース
	MV2-1000PB	りん酸緩衝希釈水 1リットル×10本	1ケース
	MV-5000PB	りん酸緩衝希釈水 5リットル×2本	1ケース
デュアル加工		追加部品：分注ノズル、シリコンチューブ、チューブコネクタ(Y管)	1式

仕様は改善改良のため予告なく変更する場合があります。

ホモジナイザは、ELMEXのPro・media SH-IIIM をご用命ください。
 ホモジナイザバッグ・フィルタバッグはPXYON (ピクソン) をご用命ください。小分けしてチャック袋入りで便利です。

総発売元

株式会社 **エルメックス**

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-2

TEL:03-5229-7911 FAX:03-5261-4130

URL://www.elmex.co.jp e-mail:sales@elmex.co.jp