


Genus *Clostridium*
クロストリジウム属菌検査用

AB パウチ

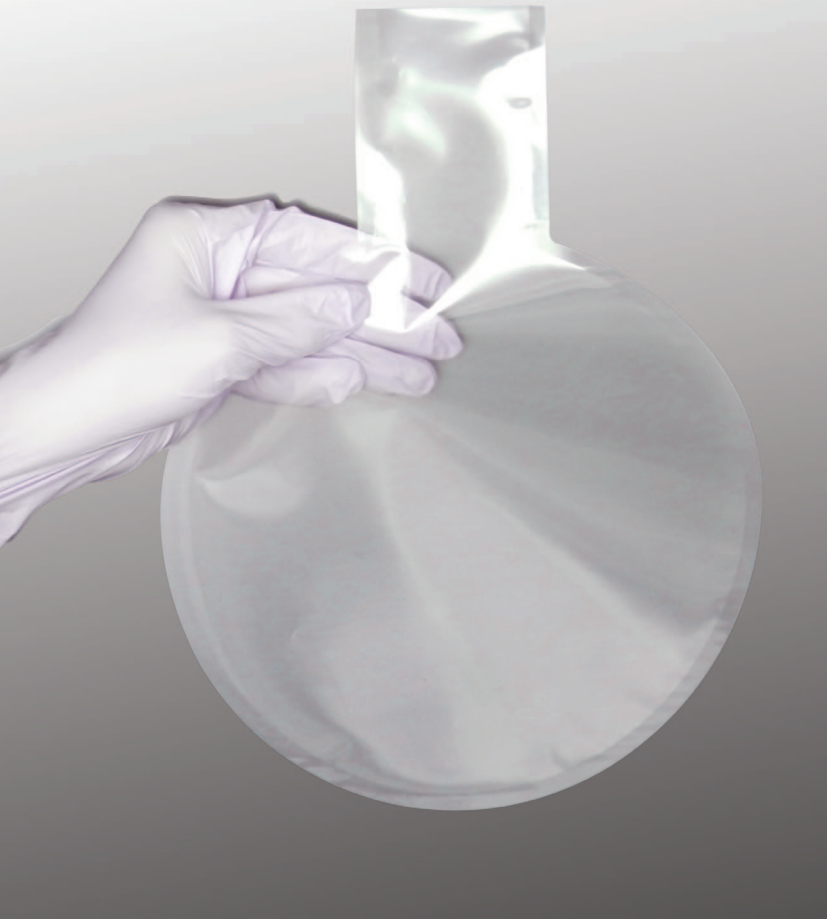

食品衛生法では、特定加熱食肉製品、加熱食肉製品（包装後加熱殺菌）についてクロストリジウム属菌の成分規格が定められ、定量試験はパウチ法で行われています。

検 体

原液または希釈した検液を各2枚のパウチに採る。
(ABP-90の場合は10mL、ABP-180の場合は10mL×8検体)

培 地

あらかじめ用意したクロストリジウム属菌用培地を加える。
(ABP-90の場合は15mL、ABP-180場合は120mL)

培 養

気泡を除去、内容物を攪拌、シーラー機で密閉し、
寒天が固まったら培養する。

コロニー計測

直径1～3mmの黒色コロニーをクロストリジウム属菌とする。

- クロストリジウム属菌測定用培地（クロストリジア測定用培地）は別途ご用意ください。
- パウチ密閉用の電気シーラーを別途ご用意ください。

代表的なクロストリジウム属菌：



C.tetani, *C.botulinum*, *C.sporogenes*, *C.perfringens*, *C.difficile*,
C.thermocellum, *C.butyricum*, *C.acetobutylicum*

◎注意

原料肉などの非加熱製品には多様な細菌が存在するため、ストマッカー処理後 70℃20分程度加熱処理を行い生残するクロストリジウム属菌を検査します。

参考文献：

小久保彌太郎：食品衛生検査におけるクロストリジア測定用培地について、メディアヤサクルVol.32, No.11: 473-478

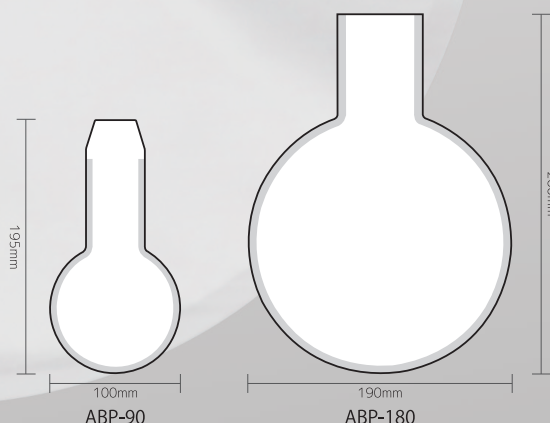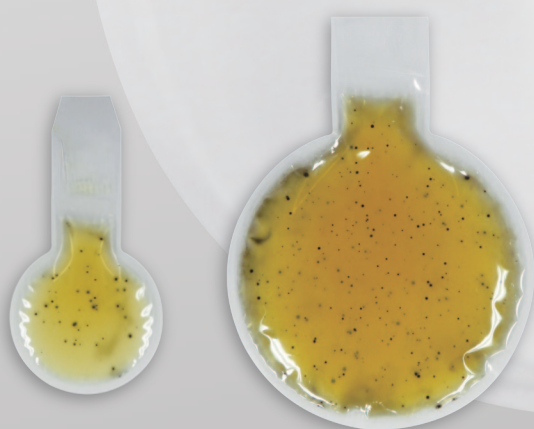

品 名	コードNo.	サイズ(mm)	内径(mm)	厚み(μm)・材質	容量(mL)	滅菌方法	入数
AB パウチ	ABP-180	190×260	180	58	200mL	ガンマー線照射	200枚(20枚×10チャック袋)
	ABP-90	100×195	90	(PET:38, LLDPE:20)	25mL		500枚(20枚×25チャック袋)

※仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。

総発売元

株式会社 **エルメックス**

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-2

TEL:03-5229-7911 FAX:03-5261-4130

URL: /www.elmex.co.jp e-mail:sales@elmex.co.jp